


Approved by:	Version: 20220311
Date:	Author: FW
	Page 1 by 2

## Abaxis Vetscan VS2 Instrument-tag

Dokumentet beskriver vilken instrument-tag mätaren ska märkas med för att fungera med Zafena POC-Workstation. Fysisk anslutning sker med USB2.0, USB Type A till USB type B.

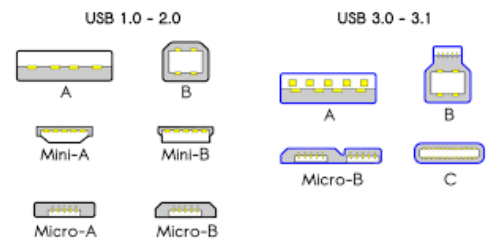


## Intrument-tag: LMC-AVS2

Skriv ut och fäst instrument-taggen på eller intill instrumentet.  
Följ sedan dokumentationen "Snabbguide - Arbetsflöde" för att utföra analys och skicka in resultat till journalsystemet.



## Inställningar på instrument

1. Välj "Settings"  
(Den lilla handen nere till höger)

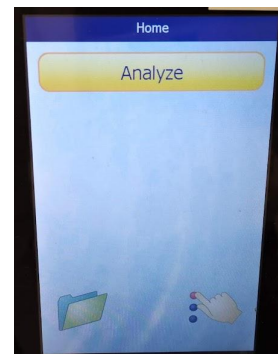

2. Gå vidare i settings till nästa sida genom  
Att trycka på den lilla handen nere till höger



Approved by:	Version: 20220311
Date:	Author: FW <span style="float: right;">Page 2 by 2</span>

3. Tryck på bilden med en liten VS2  
Som har en vit pil med "1001110"



4. Välj alternativ "ASTM 1394-97"  
Tryck sedan på knappen "Home"

